



Prospenser 和 Prospenser Plus

高端瓶口分液器

Simplifying Progress

SARTORIUS



Prospenser Plus



Prospenser

Prospenser & Prospenser Plus

轻松分液

Prospenser 和 Prospenser Plus 是高品质的瓶口分液器，具有出色的耐化学性。它们具有安全性、便捷性，且可定制，使其充分应对各种分液需求。

优越的耐化学性

- 陶瓷活塞和液体通道中的所有部件都具有高度的耐化学性，确保了对各种应用的适用性。
- 高质量的材料保证了其使用寿命长。

使用方便

- 为各种应用提供轻松舒适的分液。
- 流畅轻松的操作。

高准确度 & 高精度

- 增量容量设置确保精确且可重复的结果。
- 高品质的零件和装配确保活塞运动平稳。

Prospenser & Prospenser Plus 特点

耐化学性

Prospenser 和 Prospenser Plus 凭借其高品质材料提供优异的耐化学性。陶瓷活塞具有化学稳定性，能与绝大多数液体兼容。

容量设置

Prospenser 和 Prospenser Plus 具有增量容量设置，让您每次都能设定确切的容量。

Light to Use

操作手柄设计在吸液时能轻松握持，在排液时能轻松按压。活塞运作流畅，保证日常使用中的良好效果。

多功能配件

多种配件可供选择，包括试剂瓶适配器、分液头及吸液管等。

易于更换的阀门

阀门可由用户轻松更换，因此不需要将设备送修。

可整支高压灭菌

Prospenser 和 Prospenser Plus 易于拆卸清洗，并且可以整支高压灭菌。

吸液管易于连接

吸液管能轻松地与带有安全螺纹的接口进行连接。这能防止空气进入系统并确保一致的结果。



了解更多信息，请访问

www.sartorius.com/en/products/pipetting/bottle-top-dispensers

Prospenser Plus 高级功能



介质再循环系统

Prospenser Plus 配备了一个介质再循环系统，可将未使用的介质从设备中回收并返回瓶中。这确保轻松启动并尽可能将介质损失降低。



智能 360° 旋转分液头

无需转动瓶子即可将分液头转动到所需的位置。确保用户始终能看到瓶子的标签。



干燥管和过滤器的接口

Prospenser Plus 设备的后部有一个用于干燥管和过滤器的鲁尔接口。建议对湿度敏感的液体使用干燥管。



赛多利斯 Minisart® 针头过滤器

赛多利斯 Minisart® 过滤器能完全适配 Prospenser 和 Prospenser Plus 分液器。Minisart® 过滤器提供高流速、高通量以及高品质。



Prospenser 和 Prospenser Plus 可配备用于介质过滤的 Minisart® 过滤器。可单独购买带有鲁尔接口的分液头。



为了过滤替代空气，Prospenser Plus 可以配备一个 Minisart® 过滤器。

赛多利斯移液器，移液器吸头和服务

我们先进的高端电动和手动移液器是满足您液体处理需求的理想解决方案。赛多利斯移液器和吸头能完全匹配，实现卓越的移液性能，并确保准确性和精度。有关更多信息，请访问 www.sartorius.com.cn。

赛多利斯还在全球提供移液器维护、修理和校准服务。有关详细信息，请联系与您附近的赛多利斯服务中心或办事处。



Prospenser 和 Prospenser Plus 技术参数

特性	Prospenser	Prospenser Plus
量程	0.2-1 mL 0.4-2 mL 1-5 mL 2-10 mL 5-30 mL 10-60 mL	0.2-1 mL 0.4-2 mL 1-5 mL 2-10 mL 5-30 mL 10-60 mL
360° 旋转分液头	否	是
介质再循环系统	否	是
干燥管和过滤器的接口	否	是
适配螺纹瓶	A32	A45
包括瓶适配器	A28, S40, A45	A32, A38, S40
极高的耐化学性和耐热性	陶瓷活塞、玻璃套筒和高抗氟塑料部件	陶瓷活塞、玻璃套筒和高抗氟塑料部件
可重复容量设置	是	是
操作力	低	低
吸液管接口	螺纹	螺纹
质量证书认证	是	是
易于更换的阀门	是	是
拆卸方便，便于清洁	是	是
整支高压灭菌	121 °C, 1 bar	121 °C, 1 bar

订购信息

瓶口分液器

Prospenser		
订购代码	项目	量程
LH-723060	Prospenser	0.2-1 mL
LH-723061	Prospenser	0.4-2 mL
LH-723062	Prospenser	1-5 mL
LH-723063	Prospenser	2-10 mL
LH-723064	Prospenser	5-30 mL
LH-723065	Prospenser	10-60 mL

注意:： 不包含瓶子

Prospenser Plus		
订购代码	项目	量程
LH-723070	Prospenser Plus	0.2-1 mL
LH-723071	Prospenser Plus	0.4-2 mL
LH-723072	Prospenser Plus	1-5 mL
LH-723073	Prospenser Plus	2-10 mL
LH-723074	Prospenser Plus	5-30 mL
LH-723075	Prospenser Plus	10-60 mL



配件

订购代码	项目	材质	Prospenser Plus	Prospenser	Prospenser
			所有型号	1, 2, 5 & 10 mL	30 & 60 mL
LH-721647	分液头, 标准	FEP	■		
LH-721655	分液头, 标准	FEP		■	
LH-721656	分液头, 标准	FEP			■
LH-721648	分液头, 1.5 mm 螺旋	FEP	■		
LH-721649	分液头, 3.0 mm 螺旋	FEP	■		
LH-721657	分液头, 螺旋	FEP		■	
LH-721658	分液头, 螺旋	FEP			■
LH-721653	分液头, 鲁尔接口	FEP/PP	■		
LH-721654	分液头, 鲁尔接口	FEP/PFA	■		
LH-721659	分液头, 鲁尔接口	FEP/PP			■
LH-721660	分液头, 鲁尔接口	FEP/PFA			■
LH-721678	吸液管, 310 mm	FEP	■		■
LH-721680	吸液管, 310 mm	FEP		■	
LH-721679	吸液管, 400 mm	FEP	■		■
LH-721681	吸液管, 400 mm	FEP		■	
LH-721682	再循环管, 70 mm	FEP	■		
LH-721736	瓶适配器, A25	PP		■	■
LH-721737	瓶适配器, A28	PP		■	■
LH-721689	瓶适配器, A28	ETFE	■		
LH-721684	瓶适配器, A28	PP	■		
LH-721683	瓶适配器, A32	PP	■		
LH-721688	瓶适配器, A32	ETFE	■		
LH-721686	瓶适配器, A38	PP	■		
LH-721733	瓶适配器, A38	ETFE	■		
LH-721738	瓶适配器, A38	PP		■	■
LH-721685	瓶适配器, A38/430	PP	■		
LH-721732	瓶适配器, A38/430	ETFE	■		
LH-721741	瓶适配器, A45	ETFE		■	■
LH-721739	瓶适配器, A45	PP		■	■
LH-721687	瓶适配器, S40	PP	■		
LH-721734	瓶适配器, S40	ETFE	■		
LH-721740	瓶适配器, S40	PP		■	■
LH-721742	瓶适配器, S40	ETFE		■	■
LH-721735	瓶适配器, NS29/32	硅胶	■		
LH-721743	75 - 120 mm 型号瓶支架	硅胶	■	■	■

联系我们

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯莱珀思（上海）贸易有限公司

邮箱 leadscn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

